

Products

07

자체 배기형 폐시약 안전보관함



Specifications

Standard / Model		ZEO-SW40LFC	ZEO-SW40LF
External (외장)	External Size (W x D x H mm)	1,200 x 550 x 1,470	1,200 x 550 x 1,470
	Material	CR + 내화학성 분체도색	CR + 내화학성 분체도색
	Waste Container Capacity	20 ℓ 내화학용기 x 4 EA	20 ℓ 내화학용기 x 4 EA
	Funnel Inlet Size	Ø176 / 대전방지기능 x 4 EA	Ø176 / 대전방지기능 x 4 EA
Filter	Vent Filter	안전깔때기 원형필터	안전깔때기 원형필터
	Interior Filter	고성능 케미칼 필터	고성능 케미칼 필터
Lock System		Latch	Latch
Unit Weight		100 kg	100 kg
Motor Power		76 W	76 W
Power		220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
			조달청 나라장터 / 학교장터 등록제품

※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



Usage

- 실험실에서 발생하는 폐시약 용액 및 폐액을 안전하게 수거하고 보관할 수 있는 폐시약 안전보관함.



[자체배기형 공기흐름도]

Feature

| 성상에 따른 분리보관·배출이 용이 |

- 폐시약 처리공간과 저장공간이 분리되어 있어 안전하고 효율적임.
- 폐시약 보관 용기에 보관되는 폐시약의 종류에 따라 폐시약 안전칼때기 색상을 다르게 하여 폐액혼합에 의한 폐액의 반응을 방지함.

| 레치·슬라이드 방식의 용기 보관함 |

- 폐시약 보관 용기 보관함이 슬라이드 방식으로 제작되어 폐시약 보관 용기를 편리하게 꺼낼 수 있음.
- 선반이 전도되지 않도록 레치방식을 택해 용기의 안전성 확보.

| 송풍기 |

- 고효율 저소음팬 장착.



| 유해가스 정화 시스템 |

- 이중구조의 폐시약 안전칼때기 내부에 필터가 장착되어 악취 및 유해가스를 제거.
- 고성능 필터가 보관함 내의 유해가스를 제거.

| 폐액량 지시계 |

- 폐시약 보관 용기에 장착된 폐액량 지시계에 의해 폐시약 보관 용기 안의 폐액량 표시기능.
- 폐시약 보관 용기 용량의 70 %부터 수위를 표시하는 빨간색 부표가 올라와 폐액통의 교체 시기를 알 수 있음.

| 컨트롤 버튼 |

- 조광 누름 버튼 스위치.
- 장비 RUN / STOP 제어기능.

